



Sterile, mit 70 % v/v IPA getränkte Tücher zur Desinfektion von Flächen.

## perform® sterile wipes IPA

### Unser Plus

- 20 gebrauchsfertige getränkte Tücher, steril und doppelt umverpackt
- sehr breit wirksam innerhalb kürzester Zeit
- partikelarm, geeignet für Reinraumklasse A/B / ISO Klasse 5
- farbstoff- und parfümfrei
- Euro-Norm geprüfte Wirksamkeit

### Anwendungsgebiete

Desinfektion von Oberflächen und Ausstattungen/Geräten in Reinräumen. Besonders für Bereiche der Reinheitsklassen A und B, entsprechend:

- Anhang 1 zum EG-Leitfaden der Guten Herstellungspraxis: Herstellung steriler Arzneimittel, März 2009;
- FDA Guidance for Industry: Sterile drug products produced by aseptic processing - current good manufacturing practice; U.S. Department of Health and Human Services, Food and Drug Administration; September 2004.

### Anwendungshinweise

Gegenstände und Flächen mit perform® sterile wipes IPA wischen und einwirken lassen.

Auf vollständige Benetzung achten.

Die Wischreichweite ist abhängig von der Beschaffenheit der zu desinfizierenden Fläche und Umgebungsbedingungen. Besonders alkoholempfindliche Flächen, wie z. B. Acrylglas, dürfen nicht behandelt werden.

### Mikrobiologische Wirksamkeit

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
bakterizid EN1276, EN13697	gebrauchsfertig	1 Min.
levurozid EN1650, EN13697	gebrauchsfertig	1 Min.

Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit
fungizid EN1650, EN13697	gebrauchsfertig	15 Min.
begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV und HCV) gemäß DVV	gebrauchsfertig	30 Sek.



# perform® sterile wipes IPA

## Produktdaten

Zusammensetzung:  
100 g Wirkstofflösung enthalten an wirksamen Bestandteilen:  
63,1 g Propan-2-ol (entspricht 70 % (v/v))

### Chemisch-physikalische Daten

Dichte	ca. 0,88 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
Farbe	farblos
Flammpunkt	22 °C / Methode: DIN 51755 Part 1
Form	flüssig
pH	nicht anwendbar
Viskosität, dynamisch	> 2,5 mPa*s / 20 °C / Rohstoff

## Gutachten und Information

Einen Überblick zum Produkt finden Sie im Internet unter [www.schuelke.com](http://www.schuelke.com). Für individuelle Fragen:

Customer Care  
Telefon: +49 40 52100-666  
E-Mail: [info@schuelke.com](mailto:info@schuelke.com)

## Gefahren- und Sicherheitshinweise

F	Leichtentzündlich
Xi	Reizend
R11	Leichtentzündlich.
R36	Reizt die Augen.
R67	Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
S16	Von Zündquellen fernhalten - Nicht rauchen.
S24/25	Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
S26	Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S35	Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden.
S 9	Behälter an einem gut gelüfteten Ort aufbewahren.

## Besondere Hinweise

Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.  
Der in perform® sterile wipes IPA enthaltene Alkohol entspricht der pharmazeutischen Qualität gemäß Ph. Eur.  
Das Tragen von Schutzhandschuhen (z. B. aus Nitrilkautschuk) wird empfohlen.  
Die Flaschen sind steril (mit Bestrahlungsindikator) und einzeln doppelt umverpackt.

## Bestellinformation

Artikel	Lieferform	Art.-Nr.
perform sterile wipes IPA 20 ST BT	20/Karton	121103

## Umweltinformation

schülke stellt seine Produkte nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren wirtschaftlich und unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards her.



Die Schülke & Mayr GmbH ist im Besitz einer Herstellungserlaubnis nach §13 AMG Abs.1 und von GMP-Zertifikaten für Arzneimittel.



Ein Unternehmen der Air Liquide-Gruppe.

**schülke Österreich**  
Schülke & Mayr GmbH  
Seidengasse 9  
1070 Wien, Österreich  
Tel. +43 (1) 523 25 01  
Fax +43 (1) 523 25 01 - 60  
[www.schuelke.at](http://www.schuelke.at)  
[office.austria@schuelke.com](mailto:office.austria@schuelke.com)

**schülke Hauptsitz**  
Schülke & Mayr GmbH  
Robert-Koch-Str. 2  
22851 Norderstedt  
Deutschland  
Tel. +49 (0) 40 - 52100 - 0  
Fax +49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)